

超小型メカニカルスターラー

STR-L1000




標準タイプ

回転数表示タイプ
(オプション)

(株)テクノシグマ

STR-L1000

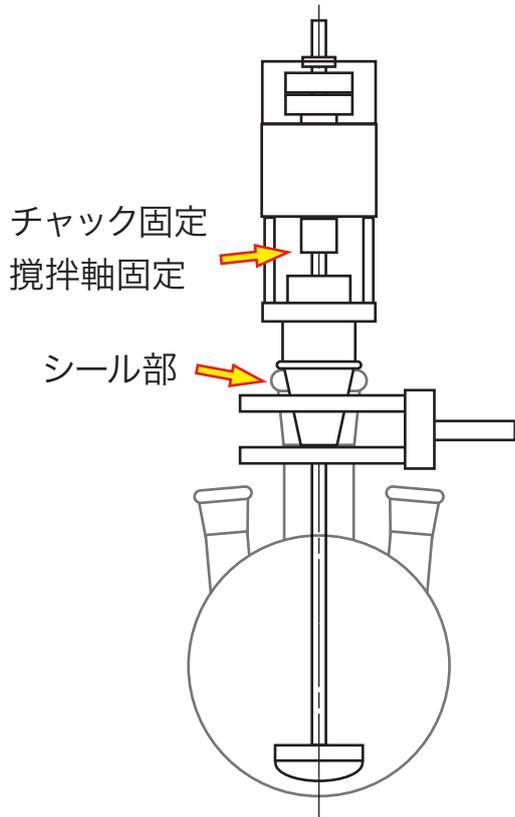


攪拌軸の固定とシール部が一つの軸上であり、
全体の固定はフラスコのスリ部のみである。
そのため、軸のズレが発生しません。

- ・攪拌軸を傷めません。
- ・シールの O ングを傷めません。
- ・簡単に素早く熱源からの撤去可能です。

従来のタイプ は固定部の位置合わせが多数存在するため

- ・攪拌モーターが重いため、位置合わせが煩わしい。
- ・中心軸をそろえることが難しい。
- ・熱源からの撤去が素早くできない。

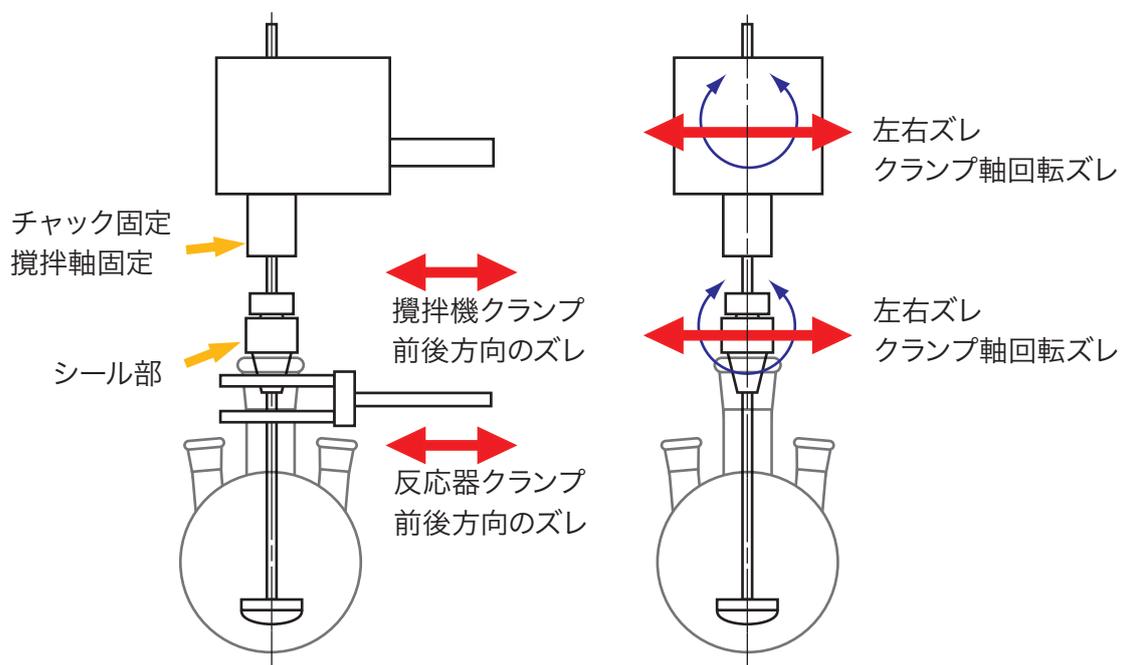

組立の方法



スリ部を押し込んでネジで固定します。このときは、ゆるく締めておいてください。
しっかり締めると攪拌棒が入りません。




Oリング固定

このとき、締め過ぎると！
Oリングを傷める原因となります。
モーターに不要な負荷を与えます。




攪拌棒固定用のネジです。
攪拌棒の脱着時に締めたり、
緩めたりします。

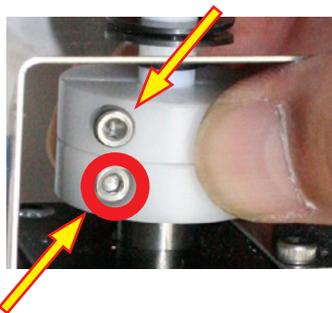


モーターと攪拌棒とを連結するネジです。
こちらを先に固定しておいてください。
一度、固定したら外さないでください。

フラスコに嵌め込みます。

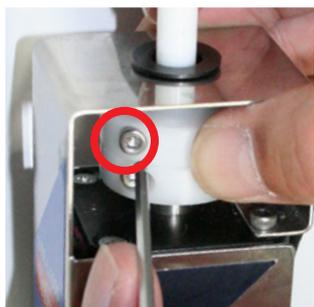

攪拌翼の位置を決めて
攪拌棒固定用ネジを締めます。

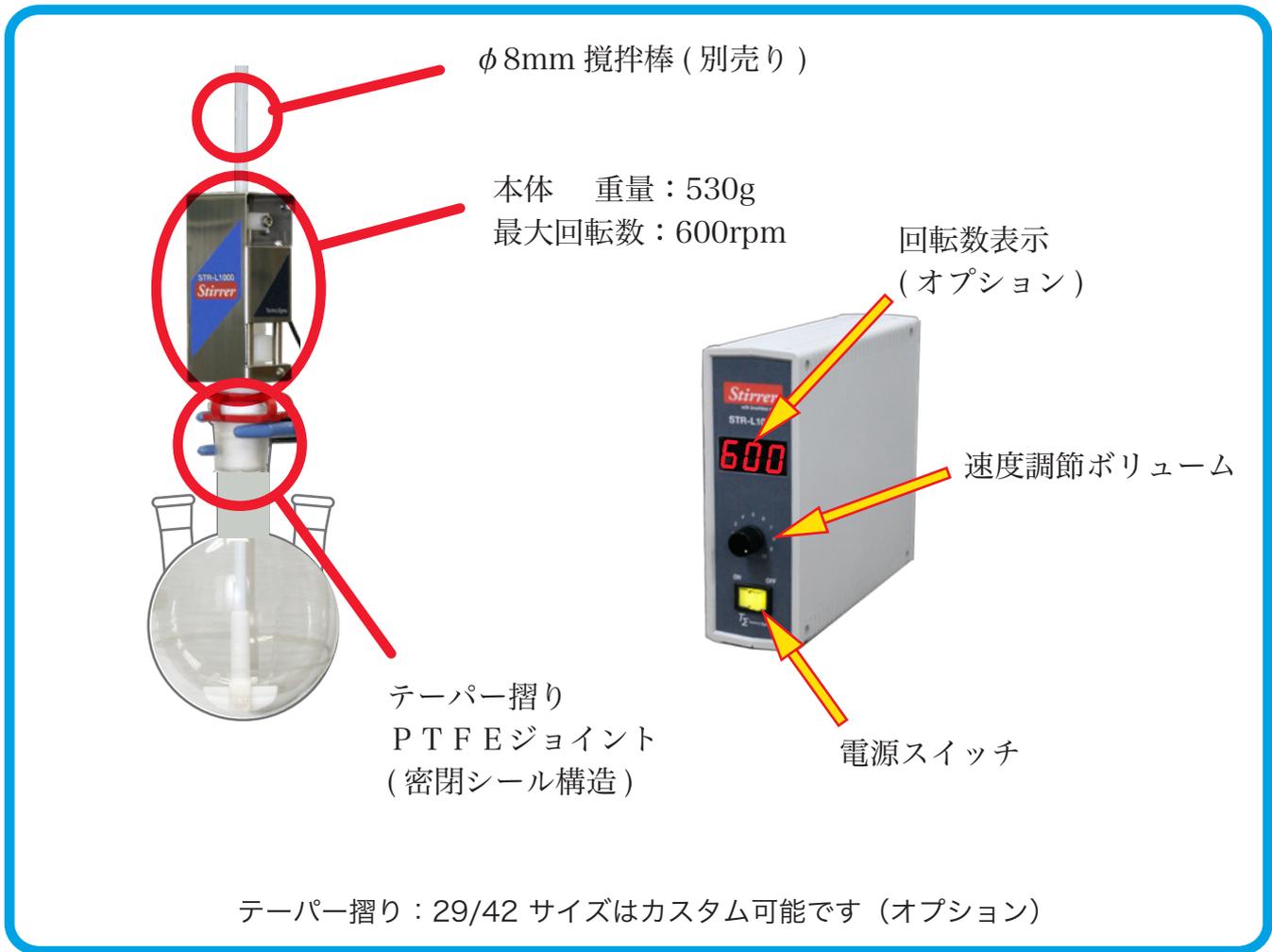

製品仕様

製品名	超小型メカニカルスターラー
型式	STR-L1000
回転数調節範囲	0 ~ 600 rpm
テーパー摺り	φ 29/42
接続ケーブル	約 200 cm ※
外形寸法	本体 W 45 x D 50 x H 170 mm コントローラー W 55 x D 180 x H 160 mm
重量	本体 530g, コントローラー 680g
電源	AC 100V 50/60Hz, 0.5A

※ テーパーサイズは変更可です (オプション)

特注対応

- ・ 防水対応
- ・ 酸性ガス環境対応
- ・ 特殊攪拌翼の製作

その他設計変更いたします。
ご相談ください。

定価 ¥ 144,000

※超小型メカニカルスターラー STR-S300は (株) テクノシグマのオリジナル商品です。このカタログに掲載の外観・仕様は2013年10月現在のものです。製品改良のため、外観および仕様が予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

TΣ Techno Sigma (株) テクノシグマ

■本社
 〒701-2141 岡山市北区牟佐874番地5
 TEL (086)229-9521 FAX (086)229-9522
 URL <http://www.techno-sigma.co.jp/> E-mail info@techno-sigma.co.jp

■大阪連絡所 TEL (072)661-5100 FAX (072)661-5200

製造元
ICC 株式会社 創造化学研究所
 〒701-2141 岡山市北区牟佐1039
 TEL (086)229-1212 FAX (086)229-1313
 URL <http://www.icc-ts.com/> E-mail info@icc-ts.com

お問い合わせ、ご用命は